



INSTALACJA I KONSERWACJA

Przenośny prysznic bezpieczeństwa TOF 1100/250

ZASADA DZIAŁANIA:

Przenośny zbiornik bezpieczeństwa TOF 1100/250 jest produkowany według standardów (norm) **CE – DIN 12 899 – UNI 9608; DIN EN 15154**. Charakteryzuje się dużym przepływem wody delikatnym natężeniu co powoduje bezpośrednie oczyszczenie części ciała, przypadkowo oblanych przez kwasy, rozpuszczalniki przemysłowe lub produkty żrące.

Oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa są absolutnie niezbędne w pomieszczeniach o wysokim zagrożeniu chemicznym. Produkowane są w kolorze czerwonym lub zielonym - w zależności od standardów – i dzięki temu są łatwe do zauważenia

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI:

Prysznic znajduje się na końcu stalowego węża wychodzącego ze zbiornika bezpieczeństwa. Ma miękką osłonę na oczy, która zabezpiecza też przed pyłem i gwarantuje bardzo delikatny przepływ wody. Zawór jest otwierany przez lekkie naciśnięcie dźwigni wyposażonej w blokadę, która utrzymuje zawór w pozycji otwartej, co pozwala na zachowanie wolnych rąk podczas płukania. W celu podłączenia zbiornika do uzupełnienia wody należy wypuścić całe zgromadzone w nim pod ciśnieniem powietrze.

DANE TECHNICZNE DO UZUPELNIANIA ZBIORNIKA:

Uzupełnić 15 litrami wody pitnej i doładować ciśnienie do 6 bar sprężonym powietrzem przez zawór podłączeniowy "JOLLY" znajdujący się w zbiorniku.

PRZEPŁYW WODY:

6 l/ na minutę dla oczomyjek (w/g standardów)

WYMAGANA TEMPERATURA WODY: 15°C - 35°C

UWAGA: Niektóre reakcje chemiczne mogą być przyspieszone przez nieodpowiednią temperaturę wody. W tych przypadkach zalecamy konsultacje ze specjalistą.

KONSERWACJA:

Zgodnie ze standardami każdego kraju, gdzie są zainstalowane prysznice bezpieczeństwa i oczomyjki.

NAPRAWY:

Prysznice bezpieczeństwa powinny być naprawiane przez doświadczony i wykwalifikowany personel lub w fabryce producenta. TOF nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane próby naprawy.

GWARANCJA:

TOF udziela gwarancji zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fabryczne, w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki wskazanej w dokumentach przewozowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia produktu użytkowanego w warunkach normalnych i poprawnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń urządzenia w przypadku modyfikacji przez kupującego.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

OPIS RYSUNKU:

1. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
2. UWAGA: PRZED OTWARCIEM ZBIORNIKA NALEŻY GO ODPOWIETRZYĆ
3. MANOMERT CIŚNIENIA WEWNĘTRZNEGO
4. ZAWÓR DO NAPEŁNIANIA POWIETRZEM

